

HKT-USB シリーズおよび HKT-DVI をパソコン接続する際の注意事項

ご使用の前に必ずお読みになり保管してください。

◇お手持ちの PC に当社製品を接続する場合のご注意

HKT-USB Type# および HKT-DVI は、当社の内視鏡をパソコンに接続してご覧になるためのインターフェースです。推奨するパソコンの仕様を以下に示します。お手持ちのパソコンでご使用される際には、この仕様をみたとすことをご確認ください。仕様を満たしていない PC では、画像がカクカクしたり、スムーズに再生できない場合があります。

＜パソコンの仕様＞

OS : 推奨 Windows11
 CPU : クロック 2GHz以上
 実装 RAM : 推奨 8GB 以上

- * 上記仕様を満たしても、まれに画像がカクカクすることがあります。
- * 複数台同時にご使用する場合には、よりクロック速度が速く、メモリ容量の大きいものが必要です。

◇Windows10 以上 標準搭載「カメラ」アプリをご使用になる場合の注意

Windows10 には、USB カメラの再生・保存ができるアプリが標準搭載されています。当社 HKT シリーズの保存（キャプチャ）ボタンによる保存は対応しておりません。アプリ上の操作のみで保存ができます。また、パソコンによって、保存ができない場合もありますので、ご注意ください。当社で販売しているビューワーソフト「AMCap for HKT-USB」は、Windows10 以上のパソコンで、任意のフォルダーに静止画、動画を保存できます。保存（キャプチャー）ボタンによる静止画保存も可能です。

	AMCap for HKT-USB 保存機能付き有償版		カメラアプリ WindowsPC(10以降)標準搭載	
	形式	保存ファイル名	形式	保存ファイル名
静止画	JPEG or BMP	撮影日時 (yyyymmddhhmmss)	JPEG	WIN_撮影日時 (WIN_yyyymmdd_hh_mm_ss)
動画	AVI		MP4	
保存先	任意(保存先指定可能)		固定 (ピクチャカメラロール)	
アスペクト比	可変		保持	
特徴	専用インターフェースの保存ボタンで静止画を保存可能		PC操作によって静止画・動画保存可能 インターフェースの静止画保存ボタンは無効	
	複数台のカメラを接続しても別画面で表示可能		1つのカメラのみ表示可能 2台目は画面上から切り替えて表示	

パソコンに接続する場合には、これらの仕様をみたとすものであっても、予期せぬ不具合が生じる可能性があります。デモ機には、ビューワーソフト「AMCap for HKT-USB (デモ版)」も付属しておりますので、お手持ちの PC にインストールして、動作確認して頂くことをお勧めします。デモ版には保存機能はありませんが、見え方や不具合なく再生できるかをご確認いただけます。このビューワーソフト(デモ版)は HP から無料でダウンロードできます。なお、OS (Windows) 上のトラブルや不具合は、当社では対応できかねますので、あらかじめご了承ください。